



## 1.2 Bedienung



Die Bedienung des Abwassersterilisators erfolgt über ein Touchscreen auf dem auch alle erforderlichen Geräteinformationen angezeigt werden. Unterschiedliche Passwordebene ermöglichen eine effiziente Zusatzkontrolle für die unterschiedlichen Bedien - und Serviceaufgaben.

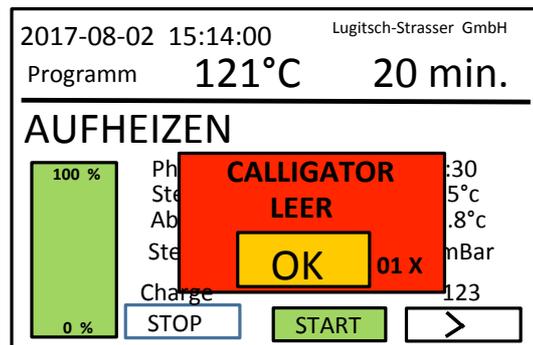

Wenn die Sonde leer anzeigt, können noch 10 Chargen gestartet werden, bis kein Programmstart mehr möglich ist.

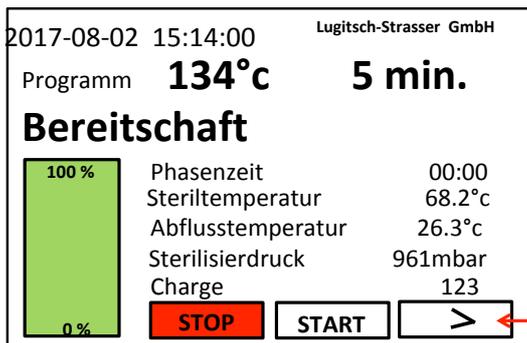


Programm  
 von 110°C bis 134°C  
 von 1 min. bis 60 min.

Taste drücken




Taste drücken und  
 Passwort "0664" eingeben

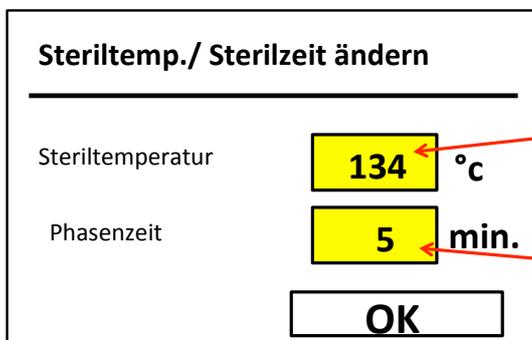

Temperatur  
 vierstellig eingeben  
 zB 134 °C = 1340

Zeit MIN: 1 min  
 Zeit MAX: 60 min

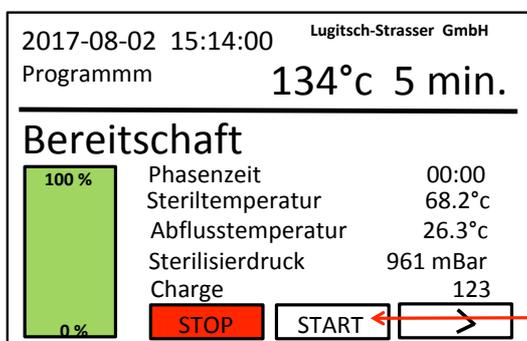

Programmablauf



Start Taste drücken

2017-08-02 15:14:00 Lugitsch-Strasser GmbH  
 Programm 121°C 20 min

---

**AUFHEIZEN**

100 %	Phasenzeit	00:21
	Steriltemperatur	25.9°C
	Abflusstemperatur	26.3°C
	Sterilisierdruck	975mbar
	Charge	132

0 %

STOP START >

Tank ist voll

Programmablauf

2017-08-02 15:14:00 Lugitsch-Strasser GmbH  
 Programm 121°C 20 min

---

**STERILISIEREN**

100 %	Phasenzeit	02:38
	Steriltemperatur	121.8°C
	Abflusstemperatur	26.2°C
	Sterilisierdruck	2056mbar
	Charge	132

0 %

STOP START >

2017-08-02 15:14:00 Lugitsch-Strasser GmbH  
 Programm 121°C 20 min

---

**ABLASSEN**

100 %	Phasenzeit	00:36
	Steriltemperatur	121.8°C
	Abflusstemperatur	44.9°C
	Sterilisierdruck	2005mBar
	Charge	123

0 %

STOP START >

2017-08-02 15:14:00 Lugitsch-Strasser GmbH  
 Programm 121°C 20 min

---

**BEREITSCHAFT**

100 %	Phasenzeit	00:00
	Steriltemperatur	68.2°C
	Abflusstemperatur	26.3°C
	Sterilisierdruck	961mbar
	Charge	123

0 %

STOP START >

Tank ist leer

Das nächste Programm startet automatisch, wenn genug Wasser im Tank ist.



2017-08-02 15:14:00 Lugitsch-Strasser GmbH

Programm **110°C** **30 min**

**Phase: Bereitschaft**

- 
- 
- 
- 

**Wartung rücksetzen**

Chargen seit letzter Wartung: **123**

Gesamtchargen: **38**

Wartungsintervall: **600**

**Sprache wählen**

- 
- 
- Drucker **JA / NEIN**
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Techniker  
Passwort (xxxx)

Passwort "0664"

**Sterilisationsnummer**

Sterilisationsnummer ändern  
und **OK** drücken

Steri läuft  
atomatisch

**Alarmübersicht**

Alarmzeit	Ereignis
2017-08-02	16:33:44
2017-08-02	16:35:44
2017-08-02	16:37:44
2017-08-02	16:39:44